Руководство по использованию программного обеспечения PharmTrace Production

ООО «ОС-Технолоджи» Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 26, стр. 5 БЦ «Симонов Плаза», офис 5708 Телефон: +7 (495) 783 20 76 E-mail: info@ocs-russia.ru

Оглавление

1. Содержание	2
1. Введение	3
2.1. Авторизация	4
2.2. Обновление шаблонов	6
2.4. Управление заказом на линии	8

1. Введение

Область применения

Требования настоящего документа применяются при:

- Предварительных комплексных испытаниях;
- Опытной эксплуатации работы программного обеспечения PharmTrace Production с
- оборудованием;
- Приемочных испытаниях;
- Промышленной эксплуатации.

Краткое описание возможностей

Программное обеспечение PharmTrace Production предназначено для выполнения заказа, сделанного в программном обеспечении PharmTrace.

Интерфейс программы позволяет:

- Обновлять шаблоны;
- Управлять производственными линиями.

Назначение и применение

Программное обеспечение PharmTrace Production предназначено для управления производственными линиями.

Работа с программным обеспечением PharmTrace Production доступна всем пользователям, вовлечённым в процесс маркировки лекарственных средств с установленными правами доступа.

Подготовка к работе

Для начала работы пользователю с программным обеспечением PharmTrace Production необходимо включить APM.

Для дальнейшей работы пользователю с программным обеспечением PharmTrace Production должны быть предоставлены администратором следующие данные:

- Адрес и порт сервера, где запушен сервис PharmTrace Production;
- Логин и пароль с соответствующими правами для конкретного пользователя.

Для проверки версии программного обеспечения необходимо после адреса и порта с запущенным сервисом указать ссылку на версию ПО. Например: 192.168.1.1:5000

2. Описание операций

2.1. Авторизация

Для авторизации в программном обеспечении PharmTrace Production и для дальнейшей работы в нем, необходимо открыть в любом браузере страницу с адресом, который был выдан системным администратором и ввести в форму логин и пароль.

Если используемый браузер поддерживает технологию HTML5, то введённые логин и пароль можно запомнить для автоматического входа при последующих сеансах работы с программой.

При необходимости в окне авторизации есть возможность сменить пароль пользователя, нажав на кнопку «Сменить пароль». Далее необходимо ввести старый пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля.



После входа в систему отобразится основное окно управления производственными линиями. Основные кнопки интерфейса ПО PharmTrace Production

Кнопки основного меню:

- Кнопка для перехода в основное меню линий отображает все производственные линии, подлюченные к PharmTrace Production;
- Переход к управлению заказом на линии
- Кнопка «Меню», для перехода в «Настройки» отображает настройки PharmTrace Production;

Лини	и		
	🎦 Статус	🔜 Название	Заказ
⋺	Выполняется	Автоматическая упаковка	241120
•	Нет заказа	Ручная упаковка	Нет
•	Нет заказа	Полуавтоматическая упаковка	Нет
			e 1 e

2.2. Обновление шаблонов

- Для выполнения обновления шаблонов необходимо нажать на кнопку «Меню» и в раскрывающемся списке выбрать «Настройки».
- Далее выбрать нужную <u>линию</u>, <u>устройство</u> (оборудование TQS)
- Нажать «Получить список шаблонов».

Линия	Устройство	🗸 👩 получи	ТЬ СПИСОК ШАБЛОНОВ
	8888		
• ОБНОВИТЬ ВСЕ			🛛 ОЧИСТИТЬ ВСЁ 🧲
ОБНОВИТЬ		Загружен	🗙 очистить
🕂 обновить		Загружен	区 очистить
• обновить		Загружен	🗙 очистить
• обновить		Загружен	区 очистить ←
	R	0	
PharmTrace © 000) "ОС-Технолоджи" заявка № 2018660704. Служба техничес	ской поддержки +7 495 783 2	0 76

- обеспечения PharmTrace Dashboard, пункт 2.4).
- Кнопка «Обновить» обновление одного выбранного шаблона.
- Кнопка «Очистить» удаление из системы PharmTrace одного выбранного шаблона.
- Кнопка «**Очистить все**» удаление из системы PharmTrace всех шаблонов евыбранного устройства и линии. —

2.3. Восстановление заказа

Любые зависания вследствие потери связи или иного могут быть устранены перезапуском служб ПО ЛЗ. Для выполнения восстановления заказа необходимо перейти в «Меню» > «Настройки» > «Система»

- 1. Выбрать нужную <u>линию</u> и нажать кнопку «Восстановить», после вы увидите оповещение <u>Восстановлено</u>.
- 2. Перезапустить службу нажав на кнопку **«Перезапустить службу»**. Перезапуск займет 10-20 секунд.

При выполнении перезапуска выгружать заказ нет необходимости. Достаточно не выполнять процесса агрегации на линии маркировки. Перезапуск выполняется для восстановления связи программного обеспечения с оборудованием (если соединение было потеряно) или если в интерфейсе ПО увеличился отклик на выполняемые действия.

РНАРМТРАСЕ ЛИНИИ	😑 🔶 ос-технолоджи (осs)
🗙 Настройки	
ШАБЛОНЫ СИСТЕМА	
Линия	
🔜 Ручная упаковка	- С восстановить
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ СЛУЖБУ	

PharmTrace © ООО "ОС-Технолоджи" заявка № 2018660704. Служба технической поддержки **+7 495 783 20 76**

2.4. Управление заказом на линии

Для запуска заказа необходимо перейти в основное меню управления производственными линиями (кнопка «Линии»), далее нажать на "кнопку со стрелочкой" рядом с нужной линией.

PHARMTRACE		😑 😝 ос-технолоджи (осs)
🔜 Линии	Назрание	EI Jakas
Выполняетс	Автоматическая упаковка	241120
Нет заказа	Ручная упаковка	Нет
 Нет заказа 	Полуавтоматическая упаковка	Нет
		C O
PharmTra	© 000 °OC-Технолоджи" заявка № 2018660704. Служба технической поддержки +7	7 495 783 20 76

Далее отобразится следующее окно, в котором необходимо в раскрывающемся списке выбрать нужную серию. Остальные данные загрузятся автоматически.

РНАРМТРАСЕ	ес-технолоджи (осs)
🛄 Ручная упаковка	
🧮 Серия Выберите серию 👻 🏧 Статус	Нет серии
PharmTrace © ООО "ОС-Технолоджи" заявка № 2018660704. Служба технической	и поддержки +7 495 783 20 76

	<mark></mark> лини	и		😑 🕞 ос-технолоджи (осs)
🔜 Ручная упако	вка			
\rm Сериз	81020 10102 91020	D 20 D	🔁 Статус	Нет серии
PharmTra	ce © 000 "00	с-Технолоджи" заявка № 201866	0704. Служба технической по	ддержки +7 495 783 20 76
Нажать на	а кнопку	«Запустить»		
	линии			😑 🔿 ос-технолоджи (осs)
📙 Ручная упаковка	а			
		01000		

Е Серия Артикул	81020	👻 🚰 Статус	Назначен
Кол-во 8300	inen a meneral (PP10	Дата пр-ва 31.10.2020	Годен до 31.10.2022
загрузить	ЗАПУСТИТЬ ПАУЗА		ПРЕРВАТЬ ЗАВЕРШИТЬ
	PharmTrace © 000 "0С-Технолоджи" заявка №	2018660704. Служба технической по	ддержки +7 495 783 20 76

Подтвердить запуск кнопкой «Подтверждаю». Если по каким либо причинам заказ не нужно запускать, отменить запуск можно кнопкой «Отмена»

	инии	😑 🕞 ос-технолоджи (осs)
📕 Ручная упаковка		
Серия Артикул Колео взоо Загрузить	Годтверждение Подтвердите действи подтверждаю запустите	ие: Запустить отмена отмена нрервать Отмена Отмена Отмена Отмена
Pharm	Гасе © ООО "ОС-Технолоджи" заявка № 2018660704. Сл	ужба технической поддержки +7 495 783 20 76

Статус заказа меняется с <u>Назначен</u> на <u>Запускается</u> и заказ загружается на линию. После ответа от оборудования и загрузки данных на линию, статус заказа изменится на <u>Выполняется</u> и начнется выполнение заказа.

	линии		😑 🔿 ос-технолоджи (ос
📙 Автоматическая у	паковка		
Серия	241120	👻 🏧 Статус	Выполняется
Кол-во 7500	ymai 400 ar 1955	дата пр-ва 30.06.2020	Годен до 30.06.2023
загрузить	запустить Пауза		прервать 🔱 завершить
2	Упаковка Использовано 1616 / 7500 Всего Годный 1612 / 4 Брак	Короб Использовано 31 / 150 Всего Годный 31 / 0 Брак	Образцы О Всего
	PharmTrace © 000 "0С-Технолоджи"	заявка № 2018660704. Служба технической	й поддержки +7 495 783 20 76

После запуска заказа, в данном окне будет отображаться весь процесс его выполнения. Пользователю доступны следующие кнопки:

- «Пауза»
- «Прервать»
- «Завершить»

Кнопка «Паузка» - отправляется команда на оборудование об остановке выполнения заказа. Заказ при этом не выгружается с линии. Заказ, поставленный на паузу, можно снова «Запустить» и он продолжит выполняться.

Кнопка «Прервать» - при нажатии данной кнопки заказ на оборудовании останавливается и выгружается. После завершения процесса оборудование переходит в исходное состояние. В программном обеспечении PharmTrace заказу присваивается статус Выгружен. Заказ можно запустить повторно при необходимости его продолжения.

Кнопка «Завершить» - при нажатии данной кнопки заказ на оборудовании останавливается и выгружается. После завершения процесса оборудование переходит в исходное состояние. В программном обеспечении PharmTrace заказу присваивается статус <u>Закрыт</u>. Заказ повторно запустить невозможно.

Кнопка «Загрузить» - при нажатии на кнопку «Загрузить» заказ загружается на оборудование, но не запускается. Данный заказ можно запустить с оборудования или нажать кнопку «Запустить» в интерфейсе PharmTrace Production.